

デジタル顕微鏡

① Wi-Fi受信機準備



プロジェクター（またはモニター）、Wi-Fi受信機を電源につなぎ、それらをHDMIケーブルでつなぐ。

Wi-Fi受信機にはマウスもつなぐことができるが、電子黒板を使用するならつながなくともよい。

② デジタル顕微鏡準備



デジタル顕微鏡をタブレットPCとUSBケーブルでつなぐ。

デジタル顕微鏡はバッテリー駆動であるが、必要であれば電源につなぐこともできる。

③ アプリの起動



「Naricam Software（顕微鏡をつなぐためのアプリ）」と

「Mirror Op（画像を送るためのアプリ）」を起動する。

④ 観察



タブレットやモニターに映して観察する。モニターには、最大で4台分の画像を同時に映し出せる。タブレットから画像に書き込みもできる。