


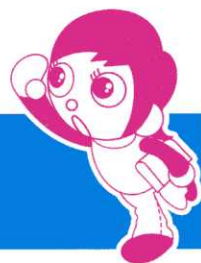

# プランクトンウォッチング



採水場所	( )の水	( )の水	( )の水
日時	月 日 時頃	月 日 時頃	月 日 時頃
水の様子	色		
	におい		
	にごり具合		
見つけたプランクトン			

※たくさん見つけたものに「◎」をつけましょう。

## 顕微鏡の使い方

- ①ケースの下のねじをゆるめて、顕微鏡を取り出す。(ねじと座金は箱の中へ)
- ②明るい方(窓)に向けて顕微鏡を置く。
- ③接眼レンズをのぞきながら下の鏡を動かして、明るくなる場所をさがす。  
※太陽が直接あたらないように!
- ④スライドガラスにプランクトンが入っている水を1てきか2てき落とし、顕微鏡ののせ台に置く。
- ⑤対物レンズとのせ台を近づける。
- ⑥接眼レンズをのぞきながら、のせ台を遠ざけ、ピントを合わせる。

## 気づいたこと・考えたこと

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

